

FAテスト イムノクロマトーくるみにおいて偽陽性を示す食品

2023年4月 第1版

試験方法・記載基準

- ・測定時の希釈は添付文書に記載の方法に従って10倍で行いました。
- ・添付文書に記載の方法に従い試験した結果、陽性を示した食品を偽陽性と判定しました。**(赤字)**
- ・試料は基本的に可食部を用い、未加熱のものを使用しました。
- ・**太字**の食品は陰性判定となりますが、試料の加工度や産地によってはわずかにラインが形成される場合があります。

種実類

分類	食品名	希釈倍率		測定結果
		抽出時	測定時	
くるみ類	クルミ (チャンドラー種)	20倍	10倍	陽性
	クルミ (ハワード)	20倍	10倍	陽性
	カシクルミ	20倍	10倍	陽性
	オニグルミ	20倍	10倍	陽性
その他種実類	ペカンナッツ	20倍	10倍	陰性
	山核桃	20倍	10倍	陽性
	落花生	20倍	10倍	陰性
	アーモンド	20倍	10倍	陰性
	カシューナッツ	20倍	10倍	陰性
	松の実	20倍	10倍	陰性
	ピスタチオ	20倍	10倍	陰性
	マカダミアナッツ	20倍	10倍	陰性
	ヘーゼルナッツ	20倍	10倍	陰性
	ブラジルナッツ	20倍	10倍	陰性
	ゴマ	20倍	10倍	陰性

肉・卵・乳類

分類	食品名	希釈倍率		測定結果
		抽出時	測定時	
生鮮肉類	鶏ささみ	20倍	10倍	陰性
	鶏むね肉	20倍	10倍	陰性
	牛肉	20倍	10倍	陰性
	豚肉	20倍	10倍	陰性
	豚レバー	20倍	10倍	陰性
	ラム肉	20倍	10倍	陰性
	合鴨肉	20倍	10倍	陰性
卵類	鶏卵	20倍	10倍	陰性
	温泉卵	20倍	10倍	陰性
乳類	牛乳	20倍	10倍	陰性
	山羊乳	20倍	10倍	陰性
	スキムミルク	20倍	10倍	陰性

魚類

分類	食品名	希釈倍率		測定結果
		抽出時	測定時	
魚類	マダイ	20倍	10倍	陰性
	マダラ	20倍	10倍	陰性
	カツオ	20倍	10倍	陰性
	アブラツノサメ	20倍	10倍	陰性
	カラフトシシャモ	20倍	10倍	陰性
	インドマグロ	20倍	10倍	陰性
	ブリ	20倍	10倍	陰性
	ベニザケ	20倍	10倍	陰性
	マサバ	20倍	10倍	陰性
	メバチ	20倍	10倍	陰性
	ニシン	20倍	10倍	陰性
	ヒラメ	20倍	10倍	陰性
	ハタハタ	20倍	10倍	陰性
	ニジマス	20倍	10倍	陰性
	サンマ	20倍	10倍	陰性
	マイワシ	20倍	10倍	陰性
	カラスガレイ	20倍	10倍	陰性
	アサバガレイ	20倍	10倍	陰性
	タイセイヨウサケ	20倍	10倍	陰性
	マアナゴ	20倍	10倍	陰性
マアジ	20倍	10倍	陰性	

甲殻類

分類	食品名	希釈倍率		測定結果
		抽出時	測定時	
えび類	クルマエビ	20倍	10倍	陰性
	ブラックタイガー	20倍	10倍	陰性
	サクラエビ	20倍	10倍	陰性
	オマール	20倍	10倍	陰性
いせえび・うちわえび・やどかり類	イセエビ	20倍	10倍	陰性
	ウチワエビ	20倍	10倍	陰性
	タラバガニ	20倍	10倍	陰性
かに類	ズワイガニ	20倍	10倍	陰性
	ガザミ	20倍	10倍	陰性
	ハナサキガニ	20倍	10倍	陰性
その他甲殻類	シャコ	20倍	10倍	陰性
	カメノテ	20倍	10倍	陰性
	ミネフジツボ	20倍	10倍	陰性
	アミ	20倍	10倍	陰性

いか・たこ・貝類

分類	食品名	希釈倍率		測定結果
		抽出時	測定時	
いか類	ヤリイカ	20倍	10倍	陰性
	ホタルイカ	20倍	10倍	陰性
	アオリイカ	20倍	10倍	陰性
	モンゴウイカ	20倍	10倍	陰性
	スルメイカ	20倍	10倍	陰性
たこ類	マダコ	20倍	10倍	陰性
	ミズダコ	20倍	10倍	陰性
	ヤナギダコ	20倍	10倍	陰性
貝類	マガキ	20倍	10倍	陰性
	アサリ	20倍	10倍	陰性
	ホタテガイ	20倍	10倍	陰性
	ヤマトシジミ	20倍	10倍	陰性
	アカガイ	20倍	10倍	陰性
	トリガイ	20倍	10倍	陰性
	ムラサキイガイ	20倍	10倍	陰性
	シナハマグリ	20倍	10倍	陰性
	バカガイ	20倍	10倍	陰性
	ウバガイ	20倍	10倍	陰性

	エゾバイ	20倍	10倍	陰性
	クロアワビ	20倍	10倍	陰性
	アカアワビ	20倍	10倍	陰性
	サザエ	20倍	10倍	陰性

その他の水産物

分類	食品名	希釈倍率		測定結果
		抽出時	測定時	
その他の水産動物類	ナマコ	20倍	10倍	陰性
	ホヤ	20倍	10倍	陰性
魚卵類	イクラ	20倍	10倍	陰性
	タラコ	20倍	10倍	陰性
	シシヤモ卵	20倍	10倍	陰性
海藻類	ワカメ	20倍	10倍	陰性
	コンブ	20倍	10倍	陰性
	ヒジキ	20倍	10倍	陰性
	ヒトエグサ	20倍	10倍	陰性
	エゴノリ	20倍	10倍	陰性
	モズク	20倍	10倍	陰性

穀類・豆類

分類	食品名	希釈倍率		測定結果
		抽出時	測定時	
穀類	小麦	20倍	10倍	陰性
	大麦	20倍	10倍	陰性
	ライ麦	20倍	10倍	陰性
	オーツ麦	20倍	10倍	陰性
	ハト麦	20倍	10倍	陰性
	トウモロコシ	20倍	10倍	陰性
	ソバ	20倍	10倍	陰性
	タカキビ	20倍	10倍	陰性
	アワ	20倍	10倍	陰性
	ヒエ	20倍	10倍	陰性
	玄米	20倍	10倍	陰性
	ウルチ米	20倍	10倍	陰性
豆類	大豆	20倍	10倍	陰性
	小豆	20倍	10倍	陰性
	豆乳	20倍	10倍	陰性

野菜・いも・きのこ・果実類

分類	食品名	希釈倍率		測定結果
		抽出時	測定時	
野菜・いも類	ニンニク	20倍	10倍	陰性
	ナガイモ	20倍	10倍	陰性
	サツマイモ	20倍	10倍	陰性
きのこ類	シイタケ	20倍	10倍	陰性
	マッシュルーム	20倍	10倍	陰性
	マイタケ	20倍	10倍	陰性
	マツタケ	20倍	10倍	陰性
果実類	オレンジ	20倍	10倍	陰性
	キウイフルーツ	20倍	10倍	陰性
	モモ	20倍	10倍	陰性
	リンゴ	20倍	10倍	陰性
	バナナ	20倍	10倍	陰性
	レモン	20倍	10倍	陰性
	パイナップル	20倍	10倍	陰性
	マンゴー	20倍	10倍	陰性

茶・コーヒー・香辛料・調味料

分類	食品名	希釈倍率		測定結果
		抽出時	測定時	
茶類	紅茶	20倍	10倍	陰性
	緑茶	20倍	10倍	陰性
	ウーロン茶	20倍	10倍	陰性
	コーヒー	20倍	10倍	陰性
香辛料・調味料類	ブラックペッパー	20倍	10倍	陰性
	ホワイトペッパー	20倍	10倍	陰性
	ピンクペッパー	20倍	10倍	陰性
	カレーパウダー	20倍	10倍	陰性
	クミン	20倍	10倍	陰性
	ローズマリー	20倍	10倍	陰性
	パプリカ	20倍	10倍	陰性
	シナモン	20倍	10倍	陰性
	ナツメグ	20倍	10倍	陰性
	タイム	20倍	10倍	陰性
	味噌	20倍	10倍	陰性

その他

分類	食品名	希釈倍率		測定結果
		抽出時	測定時	
その他	ゼラチン	20 倍	10 倍	陰性
	アルギン酸ナトリウム	1000 倍	10 倍	陰性
	カラギーナン i type	1000 倍	10 倍	陰性
	カラギーナン k type	1000 倍	10 倍	陰性
	カラギーナン λ type	1000 倍	10 倍	陰性
	キサンタンガム	1000 倍	10 倍	陰性
	グァーガム	1000 倍	10 倍	陰性
	ジェランガム	1000 倍	10 倍	陰性
	タマリンドガム	1000 倍	10 倍	陰性
	タラガム	1000 倍	10 倍	陰性
	ペクチン	100 倍	10 倍	陰性
	ローカストビーンガム	1000 倍	10 倍	陰性

昆虫類

分類	食品名	希釈倍率		測定結果
		抽出時	測定時	
その他	ハチ (幼虫)	20 倍	10 倍	陰性
	アリ	20 倍	10 倍	陰性
	イナゴ	20 倍	10 倍	陰性
	カイコガ (蛹)	20 倍	10 倍	陰性

FAテスト イムノクロマトーくるみ において偽陰性を示す食品

2023年4月 第1版

試験方法・記載基準

- ・添付文書に記載の方法に従い試験した結果、1 µg/g 未満を示した食品を偽陰性と判定しました。
- ・測定値は試料により変動する場合があります。

偽陰性

くるみオイル
