

** 2023 年 4 月改訂

* 2018 年 1 月改訂

スティック分包培地

サルモネラ属菌および黄色ブドウ球菌試験用

**** Easy Medium**

緩衝ペプトン水（BPW ISO 組成）（顆粒）

本品は、秤量せずにそのまま調製できるように、顆粒培地を 450 mL 分ずつスティック分包してあります。

—— 基本組成 ——

20.07 g (1L 分) 中

カゼイン酵素分解産物	10.00 g
塩化ナトリウム	5.00 g
リン酸二水素カリウム	1.50 g
リン酸水素二ナトリウム（無水）	3.57 g
（12 水和物 9.00 g を無水換算）	
pH 7.0 ± 0.2	

—— 使用法 ——

本品 1 袋（9.03 g）を精製水 450 mL に加温溶解し、121℃で 15 分間高圧蒸気滅菌します。

サルモネラ属菌試験法においては、培地の 1/10 量の検体を加え、37℃で 20～24 時間培養後、その適量を選択増菌用培地に接種します。

黄色ブドウ球菌試験法においては、培地の 1/10 量の検体を加えて 10 倍乳剤とし、必要に応じて 10 倍階段希釈液を作製し、各希釈液 0.1 mL を選択分離培地に接種します。

—— 用途 ——

本培地は、平成 27 年 7 月 29 日食安発 0729 第 4 号 厚生労働省医薬食品局食品安全全部長通知「食品、添加物等の規格基準に定めるサルモネラ属菌及び黄色ブドウ球菌の試験法の改正について」に規定された培地の処方に準拠しています。

本培地は、食品材料および動物飼料などのサルモネラ属菌試験法における前増菌培養および黄色ブドウ球菌試験法における検体の希釈に用います。

—— 使用上または取扱い上の注意事項 ——

1. 一般的な注意事項

- この添付文書をよく読み、記載された使用方法に従って使用してください。
- 使用期限が過ぎた製品は品質を保証できないので使用しないでください。
- アルミ袋が破損したり、培地に異物が混入したものは使用しないで

ください。

- 開封後は一度に調製し、保存はなるべく避けてください。

2. 危険防止上の注意事項

- 培地などが目や口に入った場合には、水で十分に洗い流し、医師などに相談し、指示を受けてください。
- 微生物の取扱いは常に感染の危険性があるので、取扱いにあたっては熟練した人の指導のもとに、バイオハザード対策を実施した上で使用してください。

3. 廃棄上の注意事項

使用後の培地、器材等はオートクレーブ等で滅菌したのち、廃棄物に関する規定に従って医療廃棄物または産業廃棄物等に区別して処理してください。

—— 貯法・使用期限 ——

【貯法】

室温で保存してください。

【使用期限】

3 年間。

外箱のラベルに使用期限を表示してあります。

** —— 包装単位 ——

Easy Medium 緩衝ペプトン水（BPW ISO 組成）（顆粒）

450 mL 用（9.03 g）× 110 包…………… Code 56220

** * —— お問い合わせ先 ——

〒110-0005 東京都台東区上野 3-24-6

島津ダイアグノスティクス株式会社 カスタマーサポート担当

電話：03(5846)5707

** * 製造販売元

島津ダイアグノスティクス株式会社

東京都台東区上野 3-24-6 〒110-0005 TEL 03(5846)5611（代）

(0261S)