




簡易ふき取りキット(BPW)ガンマ線滅菌




簡易ふき取りキット(PBS)CCガンマ線滅菌

## コンパクトドライとの併用で、ふき取り検査を簡単に！


### 操作法

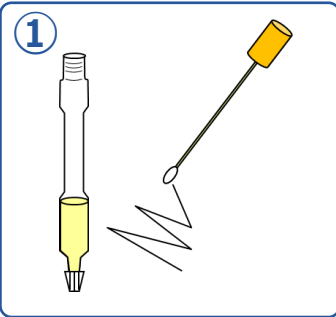


① 綿棒キャップと取り出して対象物をふき取ります

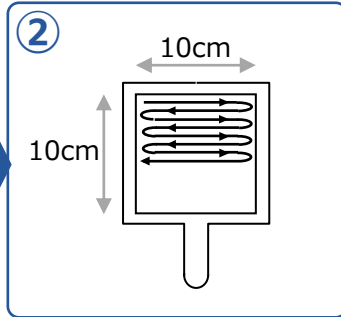

② ふき取り枠を使うと便利です

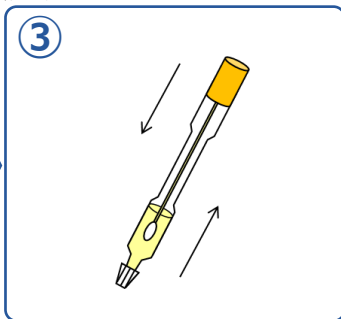

③ 十分に転倒混和します  
例)20回激しく振る

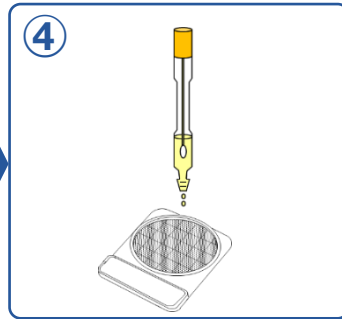

④ トップキャップを開けてコンパクトドライに接種



Swab Test ST-25 PBS

※10mL分注のため、複数項目のコンパクトドライに接種するとき便利です



品名	製品コード	包装	希望納入価格 (税抜)	貯法
簡易ふき取りキット (BPW) ガンマ線滅菌	06537	1mL×200本	19,000円	室温 (1-30℃) 製造後2年間
簡易ふき取りキット (PBS) CCガンマ線滅菌	06538	1mL×200本	19,000円	室温 (1-30℃) 製造後1年間
Swab Test ST-25 PBS	06698	(10mL×10)×40	45,200円	室温 (2-25℃) 製 造後24ヵ月間
ふき取り枠 100	06598	250枚 (5枚×50)	6,750円	-

発売元  
島津ダイアグノスティクス 株式会社

お問い合わせ先：カスタマーサポート担当  
TEL：03(5846)5707  
E-mail：support@sd.c.shimadzu.co.jp  
URL：https://corp.sd.c.shimadzu.co.jp/

食品・環境検査の情報Webサイト



COSMOKAI™

皆様の会員登録を  
お待ちしております



https://industrial-diagnostics.biz.sd.c.shimadzu.co.jp/